

## 停電緊急時機器停止手順

におい識別センサーシステム FOX



### ■通常シャットダウン手順

1. 本体、オートサンプラの電源を OFF にし、PC をシャットダウン
2. ガス供給システムを停止する
3. PC、FOX 本体、オートサンプラの電源ケーブルを電源コンセントから抜く

### ■緊急時停止手順

1. Fox 本体、オートサンプラの電源を OFF にする
2. ガス供給システムの停止
3. PC、FOX 本体、オートサンプラ、ガス供給システムの電源ケーブルを電源コンセントから抜く

### ■起動手順

1. ガス供給システム(ポンベ、純空気発生装置など)を起動し、本体にガスを供給する。本体の上流側に接続しているレギュレータが 0.35bar もしくは 5psi を示すことを確認する
2. ガスが流れていることを確認できたら、本体の電源を ON にする  
(センサーの安定化には、この状態で最低12時間以上放置することが必要)
3. オートサンプラの電源を ON にする
4. PC を起動し、AlphaSoft を立ち上げる。  
\* FOXは電源オンの後、センサーが安定するまで少なくとも12時間以上運転させることが必要です。

### 問い合わせ先:

**アルファ・モス・ジャパン株式会社**

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-33 三田ネクサスビル 8 階

Tel: 03-6275-1500 E-Mail: [service@alpha-mos.co.jp](mailto:service@alpha-mos.co.jp)